

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
Sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno
Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno-Řečkovice

C.C.D.A Supplement (*Campylobacter* supplement)

Návod k použití

Katalogové číslo: LC6053

Obsah soupravy: 10 ampulí lyofilizovaného suplementu

Skladování: při 2-8 °C

Exspirace: 3 roky ode dne výroby

Účel použití

Selektivní suplement pro izolaci druhů *Campylobacter jejuni* a *Campylobacter coli*.

Složení ampule

Cefoperazon 16 mg
Amfotericin B 5 mg

Příprava

Asepticky rekonstituujte 1 ampuli pomocí 5 ml sterilní destilované vody. Jemně promíchejte, dokud se vše nerozpustí a přidejte asepticky do 500 ml *Campylobacter* Blood Free Agar (kat.č. LC1129), který byl autoklávován a zchlazen na 50 °C. Dobře promíchejte a rozplňte do sterilních nádob.

Produkt	Kat.č.	Velikost balení
C.C.D.A Supplement	LC6053	10 ampulí, každá pro 500 ml média
<i>Campylobacter</i> Agar Base (Blood free)	LC1129	500 g

Kontrola kvality

Následující výsledky byly získány inokulací média kontrolními kmeny a následnou inkubací při 42 °C a odečtením po 48-72 hodinách.

Mikroorganismus	růst
<i>Campylobacter jejuni</i> ATCC 29428	dobrý
<i>Campylobacter coli</i> ATCC 33559	dobrý
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	inhibován

Výrobce:

LABORATORIOS CONDA

C/ La Forja, 9 · 28850

Torrejón de Ardoz · Madrid

tel. +34 91 761 02 00

fax. +34 91 656 82 28

www.condalab.com

Zplnomocněný zástupce výrobce v ČR:

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Tůmova 2265/60

616 00 Brno

tel.: 549 124 111

fax: 549 211 465

mail: info@biovendor.cz

www.biovendor.com